

上海通尉

TW—reagent.com 上海通尉

人疱疹病毒 6 型探针法 qPCR 试剂盒

Human Herpesvirus Type 6 Probe qPCR Kit

仅

供

科

研

使

用

产品及特点

人疱疹病毒 6 型 (Human Herpesvirus-6, HHV-6) 属疱疹病毒科 β 亚科, 为 1986 年从淋巴增生性疾病和艾滋病患者淋巴细胞中培养获得的一种新病毒。HHV-6 病毒颗粒呈球形, 有包膜, 平均直径约为 150 纳米, 基因组为线状双链 DNA。其基因结构和抗原性与其他已知的 5 种疱疹病毒不同。HHV-6 为嗜淋巴细胞病毒, 可在 T 型及 B 型淋巴细胞内复制。根据抗原性不同, 又可将 HHV-6 分为 A、B 两组。HHV-6 与人巨细胞病毒(HCMV /HHV-5)宿主相似, 主要感染 CD4+T 细胞、CD8+T 细胞、单核巨噬细胞和 NK 细胞, 亦可在唾液腺、乳腺、肾脏中潜伏并持续进行低密度复制。病毒在淋巴细胞内复制时可产生明显的细胞病变, 并导致宿主细胞破裂、溶解。HHV-6 可通过唾液飞沫及密切接触、输血或器官移植传播。除免疫低下外, 绝大多数人感染后终身都不会产生明显症状; 免疫低下者, 潜伏的病毒可被激活并产生急性感染症状, 此时会出现间质性肺炎、脑炎、脑膜炎、肝炎及多器官衰竭等症状, 活化的病毒可大规模感染 T 淋巴细胞, 使免疫功能进一步削弱, 对人体健康产生较大影响, 因此人疱疹病毒 6 型的快速准确鉴定对该病的预防和治疗有着重要作用, 为此本公司开发了简单快捷的 HHV-6 探针法荧光定量 PCR 检测试剂盒, **它具有下列特点:**

1. 即开即用, 用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物和探针经过优化, 分析灵敏度高, 能达到 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照, 便于区分假阴性样品。
4. 特异性高, 引物是根据人疱疹病毒 6 型 DNA 高度保守区设计, 不会跟其他病毒的 DNA 发生交叉反应。
5. 既可用于定性检测, 又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为 5 各数量级。
6. 本产品足够 50 次 20 μ L 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
7. 本产品只能用于科研。

规格及成分	成分	规格	包装
	2×Probe qPCR MasterMix	0.5mL	0.5mL 本色盖
	荧光 PCR 模板专用稀释	1mL	1.5mL 绿盖管
	超纯水	1mL	1.5mL 蓝盖管
	人疱疹病毒 6 型 qPCR 引物-探针干粉	50 次	1.5mL 棕色管
	人疱疹病毒 6 型 PCR 阳性对照(1E7 拷贝/μL)	50μL	0.5mL 黄盖管
	使用手册	1 份	无
	本产品采用五孔盒包装		
<p>注意：引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 165uL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。</p>			
使用方法	<p>一、稀释标准曲线样品 (以 1E1-1E6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标记 6 个离心管，分别为 6、5、4、3、2、1。 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液，用带芯枪头，下同。 3. 在 6 号管中加入 5 μL 1E7 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡 1 分钟，得 1E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 4. 换枪头，在 5 号管中加入 5 μL 1E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 5. 换枪头，在 4 号管中加入 5 μL 1E5 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1E4 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 		
	<p>二、样品 DNA 的制备</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 如果有 N 个样品，设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC (样品制备阳性对照)，一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次核酸纯化所要求的起始样品体积一样，以此作为 PC。另外用水作为 NC。 		

8. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒 DNA 提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的相关产品和免核酸纯化样本释放剂。

三、Probe qPCR 反应 (20 μL 体系, 在样品制备室进行)

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+9 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+4 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 1 个用于 PCR 阳性对照 (直接用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照, 并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加) :

成分	样品管 N+2 个	PCR 阴性对照	标准曲线样品管 (1-6 管)
2×Probe qPCR MasterMix	各 10μL	10μL	各 10μL
人疱疹病毒 6 型 qPCR 引物-探针混合液	3μL	3μL	各 3μL
N+2 个待测 DNA 样本板	各 7μL	不加	不加
超纯水	不加	7μL	不加
第 6 步所得标准曲线样品稀释液 (1-6 号)	不加	不加	各 7μL

11. 盖上盖子后上机, 按下面参数进行 PCR:

过程	温度	时间
预变性	95°C	5min
PCR 反应 (40 个循环)	95°C	15sec
	60°C	40sec (采集 FAM 通道的荧光信号, 淬灭基团为 BHQ)

四、数据处理

	<p>12. 如果样本制备阳性对照或 PCR 阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性, 则整个实验无效, 不需要分析数据, 需要重新样本制备, 重新进行 PCR 扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或 PCR 阴性对照结果为阳性, 说明环境污染, 则整个实验无效, 不需要分析数据, 需要跟厂家联系。</p> <p>13. 如果阴性对照和阳性对照均正常, 则实验有效, 可以进入后续分析。</p> <p>14. 如果把本试剂盒用于定量检测, 则以阳性对照浓度的 log 值为横轴, 以 Ct 值为纵轴, 绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值, 再推算出其浓度。</p> <p>15. 如果把本试剂盒用于定性检测, 只判断阳性或阴性, 则阴性对照必须无 Ct 或 Ct 大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长, 有典型扩增曲线, Ct 值应该小于 40, 否则实验无效。如果实验有效, 则分析待测样品, 如果无 Ct 或 Ct 大于或等于 40, 则为阴性。如果 Ct 小于 40 则为阳性。</p>
PCR 编号	TW-E11259
说明书	1 份
自备试剂	样品 DNA
运输及保存	低温运输, -20°C保存, 有效期 2 年

生产企业: 上海通蔚实业有限公司

公司地址: 上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话: 021-54845833

技术支持: 15800441009